



# ImageQuant™ TL 11.0

## インストールガイド for Windows

# 目次

1	はじめに.....	3
2	ImageQuantTLのインストール.....	5
3	チュートリアル画像の活用.....	6
4	製品サポート.....	7

# 1 はじめに

## このガイドについて

本ガイドはImageQuant™ TL (IQTL) のインストール方法について記載されているImageQuant TL 11.0 Installation Instructions for Windows 29751074を翻訳・抜粋したものであり、下記の情報含まれます。上記英語版原本の最新バージョンもご確認の上ご利用ください:

- コンピューターシステムに求められる仕様
- IQTLのインストール方法

## コンピューターシステムに求められる仕様

ImageQuant TL ソフト上のご使用にあたり下記の仕様を満たすことをご確認ください

- Operating systems: Windows 10 (64 bit) or Windows 11 (64-bit).
- Memory: 6 GB RAM以上r.
- Free hard disk space: minimum 10 GB.
- Microsoft .NET 8.0 がインストールされていること。下記手順をご参照ください

最小あるいは推奨仕様は適切なソフトウェアパフォーマンスやインストール・操作時の問題を減らすために重要です

**Note:** インストールにはAdmin権限が必要です  
IQTLソフトウェアのご利用にはAdmin権限は不要です

## インストール手順の概略

**Note:** *ImageQuant TL is*はインストールしただけの状態では機能制限がかかっているフリー版ソフトウェアとなります。21日間トライアル版またはPro（製品）版をご利用の場合、ライセンスアクティベーション手順が必要になります。「[Cytiva IQTL製品ページ](#)内」>「詳細情報」>「マニュアル」内のライセンスセットアップガイドをご参照ください\*）

\*製品版・トライアル版のご利用には以下 2 ステップの手順が必要です

ステップ 1 : インストール : インストールガイド（当ガイド）をご参照ください

ステップ 2 : ライセンスアクティベーション : ライセンスセットアップガイドをご参照ください

Step	Action
1	ソフトウェアパッケージを「以下リンクの弊社製品ページ内」>「詳細情報」>「ソフトウェア」内からダウンロードしてください <a href="#">Cytiva IQTL製品ページ</a>
2	Microsoft .NET Runtime 8.0をダウンロード
3	ImageQuant TL softwareをインストール
4	21日間トライアルまたはPro（製品版）をご利用の場合上記ライセンスセットアップガイド（英語原本： <i>ImageQuant TL 11.0 License Setup Guide for Windows (29745244)</i> ）を参照してください

## Microsoft.NET8.0のインストール

Microsoft .NET インストールパッケージは ImageQuant TL software パッケージに含まれません。次の手順で別途インストールが必要になります。

**Note:** Microsoft .NETはImageQuant TL ソフトウェアを動作させるために必須です

## Step Action

---

### 1 Microsoft .NET Runtime 8.0 (x64) for Windowsをダウンロード

<http://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0>

Visual Studio 17.11.5					<a href="#">winget instructions</a>
<b>Included runtimes</b>					<b>.NET Desktop Runtime 8.0.10</b>
.NET Runtime 8.0.10					The .NET Desktop Runtime enables you to run existing Windows desktop applications. <b>This release includes the .NET Runtime; you don't need to install it separately.</b>
ASP.NET Core Runtime 8.0.10					
.NET Desktop Runtime 8.0.10					
<b>Language support</b>					
C# 12.0					
F# 8.0					
Visual Basic 16.9					
<b>SDK 8.0.306</b>					<b>.NET Runtime 8.0.10</b>
<b>OS</b>	<b>Installers</b>		<b>Binaries</b>		
Linux	<a href="#">Package manager instructions</a>	<a href="#">Arm32</a>   <a href="#">Arm32 Alpine</a>   <a href="#">Arm64</a>   <a href="#">Arm64 Alpine</a>   <a href="#">x64</a>   <a href="#">x64 Alpine</a>			
macOS	<a href="#">Arm64</a>   <a href="#">x64</a>		<a href="#">Arm64</a>   <a href="#">x64</a>		
Windows	<a href="#">x64</a>   <a href="#">x86</a>   <a href="#">Arm64</a>   <a href="#">winget instructions</a>		<a href="#">x64</a>   <a href="#">x86</a>   <a href="#">Arm64</a>		
All	<a href="#">dotnet-install scripts</a>				
<b>Visual Studio support</b>					
Visual Studio 2022 (v17.10)					

<b>OS</b>	<b>Installers</b>	<b>Binaries</b>
Linux	<a href="#">Package manager instructions</a>	<a href="#">Arm32</a>   <a href="#">Arm32 Alpine</a>   <a href="#">Arm64</a>   <a href="#">Arm64 Alpine</a>   <a href="#">x64</a>   <a href="#">x64 Alpine</a>
macOS	<a href="#">Arm64</a>   <a href="#">x64</a>	<a href="#">Arm64</a>   <a href="#">x64</a>
Windows	<a href="#">x64</a>   <a href="#">x86</a>   <a href="#">Arm64</a>   <a href="#">winget instructions</a>	<a href="#">x64</a>   <a href="#">x86</a>   <a href="#">Arm64</a>
All	<a href="#">dotnet-install scripts</a>	

### 2 上図の.NET Runtimeをダブルクリックしてダウンロードしてインストール

---

## 2 ImageQuant TLのインストール

### はじめに

ここではImageQuant TLのインストールをはじめの手順を記載します


ImageQuant TLをインストールする前に、上述のMicrosoft .NET 8.0のインストールが必須になります

### インストール

Step	Action
1	ソフトウェアパッケージを「以下リンクの弊社製品ページ内」>「詳細情報」>「ソフトウェア」内からダウンロードしてください <a href="#">Cytiva IQTL製品ページ</a>
2	パッケージを展開し <b>IQTL-WIN</b> フォルダを開いてください
3	<b>ImageQuantTL-[Version]-WIN</b> ファイルをダブルクリックしてインストールウィンドウを開いてください
4	インストールを実行してください ここまでで...: When インストールが完了するとスタートメニューとデスクトップに <b>ImageQuantTL</b> のショートカットが作成されます
5	21日間トライアルまたはPro（製品版）をご利用の場合上記ライセンスセットアップガイド（英語原本： <i>ImageQuant TL 11.0 License Setup Guide for Windows (29745244)</i> ）を参照してください

### 3 チュートリアル画像の活用

ソフトウェアにはチュートリアル画像が同時にインストールされており最初にImageQuant TLソフト上の操作を習得するサポートになります。Fileメニュー内 **Open Tutorial Image** で複数のチュートリアル画像から選択したものを各モジュールでご利用可能です。

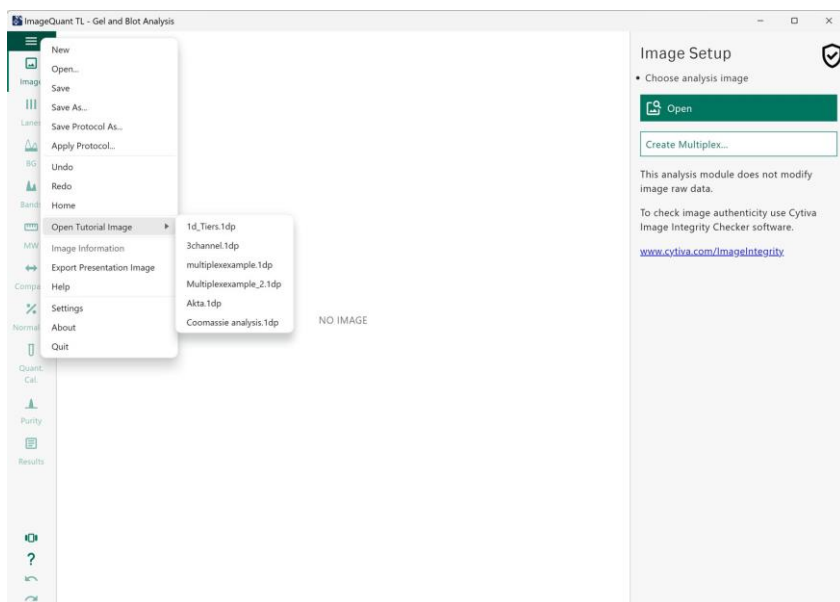

## 4 製品サポート

### Contactus

ImageQuant TLのインストールやご使用に問題がありましたら、弊社サポートデスク [Tech-JP@cytiva.com](mailto:Tech-JP@cytiva.com)までお問合せください





**Give feedback on this document**

Visit [cytiva.com/techdocfeedback](https://cytiva.com/techdocfeedback) or scan the QR code.



## cytiva.com

Cytiva and the Drop logo are trademarks of Life Sciences IP Holdings Corporation or an affiliate doing business as Cytiva.

ImageQuant is a trademark of Global Life Sciences Solutions USA LLC or an affiliate doing business as Cytiva.

Any other third-party trademarks are the property of their respective owners.

© 2025 Cytiva

ImageQuant © 2025

Cytiva

Any use of software may be subject to one or more end user license agreements, a copy of, or notice of which, are available on request.

For local office contact information, visit [cytiva.com/contact](https://cytiva.com/contact)

29751074 AA V:5 12/2024