

13.6、コンフィグレーションファイルのアップデート

コンフィグレーションファイルには、コマンド、各種設定などのシステム情報が含まれ、不定期的に更新されます。ここではファイルのダウンロード方法および、インストール方法を記載します。なお、手順はご使用の環境（コンピューター、OS、ブラウザ、UNICORN などの種類、バージョン、設定）によって変わることがあります。なお、最新のコンフィグレーションファイル（ÄKTA go : ）は、UNICORN 7.4 以降で有効です。

OS	Windows 10
UNICORN	7.4 以降
ÄKTA go	1.6 以降対応


13.7、コンフィグレーションファイルのアップデート

コンフィグレーションファイルには、コマンド、各種設定などのシステム情報が含まれ、不定期的に更新されます。ここではファイルのダウンロード方法および、インストール方法を記載します。

13.7.1、コンフィグレーションファイルのダウンロード

1、国際サイト（www.cytivalifesciences.com）へアクセスします。
ÄKTA go

2、**Related Documents** タブをクリックします。

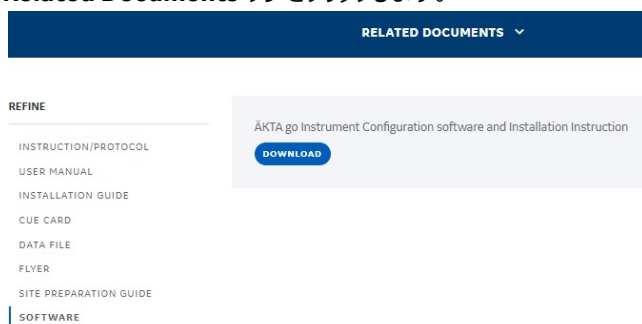

3、カテゴリ「**Software**」内にある「**ÄKTA go Instrument Configuration**」をクリックし、zip ファイルをダウンロードします。ファイルは 20 MB 程度あるため、快適なネットワーク環境で作業されることをお勧めします。

4、zip ファイルを 1 回解凍します。通常はファイル名に機種名が含まれる zip ファイルと PDF ファイルが格納されています。この zip ファイルは解凍しません。詳細な手順は同梱される PDF ファイルをご覧ください。

5、機種名が記載される zip ファイルを UNICORN がインストールされているコンピューター（デスクトップなど）へコピーします。

13.7.2、システムコントロールの記録

コンフィグレーションファイルを更新すると、システム構成、システムコントロール画面の表示設定およびフラクションコレクターの設定（デレイボリューム、ランプ照射設定、温度設定）がリセットされることがあります。画面キャプチャーするなどして、変更前の設定を記録します。


13.7.2.1、システム構成

1、Administration モジュール内の **System properties** をクリックします。



2、画面左の **Systems** を選択し、**Edit** ボタンをクリックします。


3、画面左の **Component types** を上から順にクリックし、それぞれ右側に表示されるコンポーネントのチェック有無および種類をメモします。

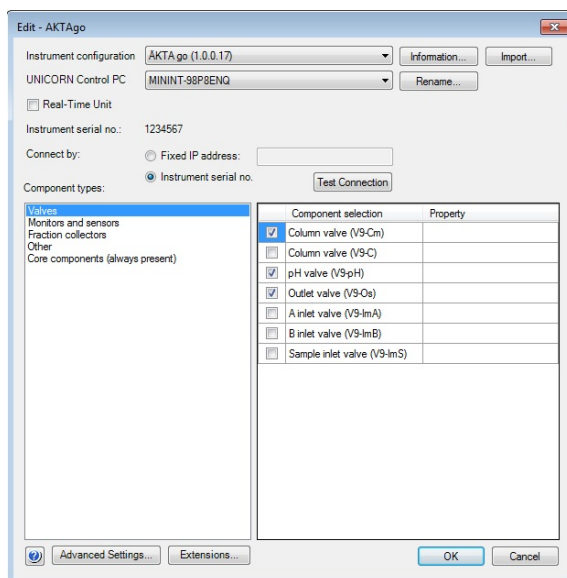

13.7.2.2、System control 画面表示

1、**System control** モジュール内で、**Tool** → **Customize** を選択します。

2、それぞれのタブに記載される設定をメモします。

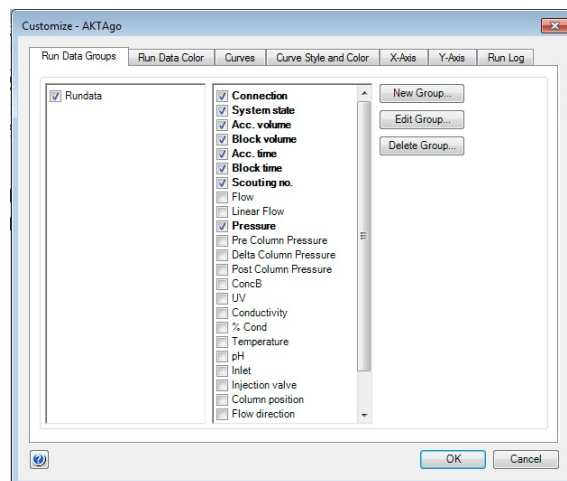

13.7.2.3、フラクシオンコレクターの設定

1、ディスプレイボリューム設定に関して、6 章をご覧ください。

13.7.3、コンフィグレーションファイルのインストール

ファイルのインストールは、必ず ÄKTA go とのコミュニケーションが取れている、エンド状態で行います。

1、**Administration** を開き、**System properties** をクリックします。



2、画面左の **Systems** を選択し、**Edit** ボタンをクリックします。

3、右上の **Import** ボタンをクリックします。

4、コピーした圧縮ファイルを選択し、**Open** ボタンをクリックします。

5、新しいコンフィグレーションのインストールが終了したら、プルダウンリストより最新のコンフィグレーションファイルを選択します。

6、「13.7.2.1 システム構成」で記録した内容と照らし合わせ、コンポーネントを選択します。

7、**OK** ボタンをクリックします。

8、UNICORN を再起動します。

9、システムコントロール画面を開きます。


10、UNICORN と ÄKTA 本体との接続がされない場合は、**System** ↓ **Connect to Systems** を選択し、**Connect to systems** ダイアログを表示します。

11、**System name** にチェックを入れます。また **Control** ラジオボタンが選択されていることを確認します。

12、**OK** ボタンをクリックします。

13.7.4、システムコントロールの設定

「13.7.2.2 System control 画面表示」「13.7.2.3 フラクションコレクターの設定」で記録した内容と照らし合わせ、設定します。

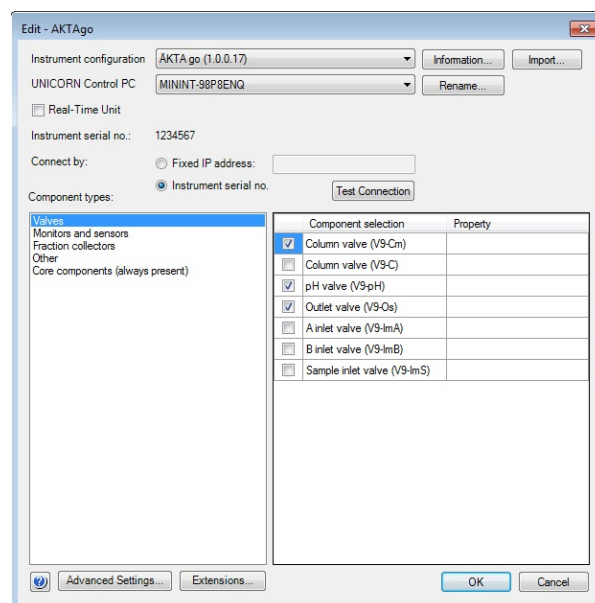

13.7.5、既存メソッド

作成済みのメソッドを開くと確認画面が表示されることがあります。**OK** ボタンをクリックしてその画面を閉じます。

もし、システム構成が異なったメソッドを開く場合には、**Adapt method** ボタンをクリックします。

