


## メソッド・リザルトファイルのExport

個別にファイルを保存してメールなどでやり取りをする場合にご利用いただけます。


«メソッドファイル»

- 1、**Method editor** より **File** ↓ **Open** を選択し、**Method Navigator** を展開します。
- 2、該当するファイルを選択します。
- 3、**File** ↓ **Export** → **to UNICORN** → **Export Method to UNICORN** を選択します。
- 4、保存先を指定します。必要に応じてファイル名を変更し、**OK** ボタンをクリックします。

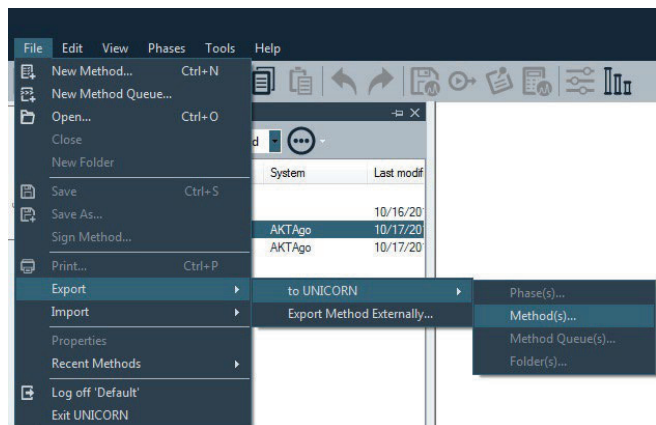

«リザルトファイル：UNICORN 7 Evaluation»

- 1、**Evaluation** より **Results** タブをクリックします。
- 2、該当するファイルを選択します。
- 3、右クリックします。
- 4、**Export** を選択します。
- 5、保存先を指定します。必要に応じてファイル名を変更します。
- 6、**Save** ボタンをクリックします。

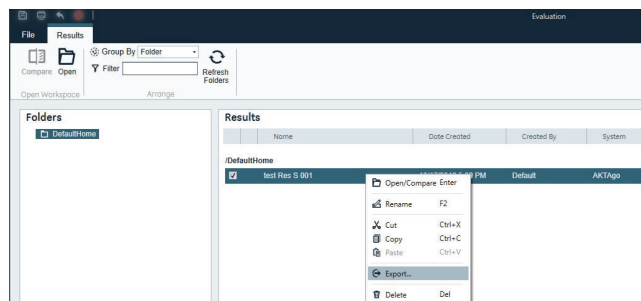

«リザルトファイル：UNICORN 6 および UNICORN 7 Evaluation Classic»

- 1、**Evaluation (Classic)** より **File** ↓ **Open** → **Result Navigator** を選択します。
- 2、該当するファイルを選択します。
- 3、**File** ↓ **Export** → **To UNICORN** → **Entire Result** を選択します。
- 4、保存先を指定します。必要に応じてファイル名を変更し、**OK** ボタンをクリックします。

